


DW350-1R RESONANZROHR RUBENS




Anleitung zum Umbau der Membran



Nehmen Sie das Rohr wie im Bild gezeigt in beide Hände, schrauben die Toneinheit ab und entnehmen sie.

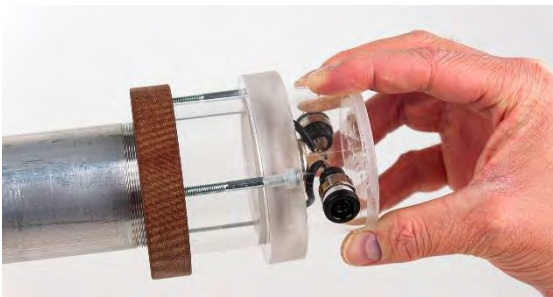

Die weiße, bereits vorhandene Membran kann nun einfach entnommen werden – ebenso die zusätzliche Dichtscheibe. Beides kann im Hausmüll entsorgt werden.

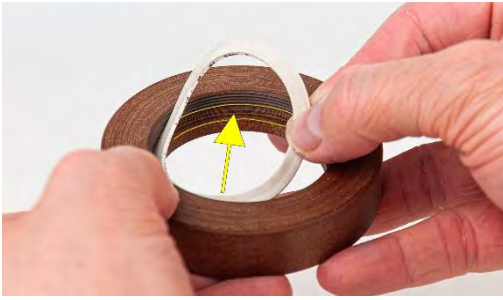

Setzen Sie die neue Dichtscheibe in die Ausnehmung ein. Achten Sie auf korrekten Sitz.



Die Aluscheibe soll mit der silberfarbigen Fläche zu Ihnen zeigend eingesetzt werden:



Setzen Sie die Toneinheit am Rohr an – und schrauben Sie wieder gefühlvoll an. Achten Sie darauf, dass die Aluscheibe nicht abfällt.



Fertig! Das Rohr ist nun umgebaut und kann wieder verwendet werden.